

Immer die richtige  
Wasserqualität!

## Montageanleitung zur Wasserenthärtungsanlage


### Clean

#### **Wichtige Hinweise:**

- **Patronenabsperrenteil über Nacht oder bei längerer Betriebspause schließen und Druck über Prüfhahn ablassen.**
- **Patronen mind. 1x pro Jahr tauschen.**

#### **1. Bedienung der Schnellverschlüsse:**

- Lösehilfe/Schnellverschlussverriegelung (rot) nach oben abziehen und um 180° drehen (1.Bild).
- Die Lösehilfe /Schnellverschlussverriegelung zwischen Schlauchgarnitur und Sicherungsring schieben (2.Bild). Griffmulde zeigt nach außen! Siehe großes Bild unten Wasserauslass.
- Sicherungsring des Schnellverschlusses mit der Lösehilfe/Schnellverschlussverriegelung zurückziehen (3. Bild) und den Blindstopfen bzw. die Schlauchgarnitur herausziehen.


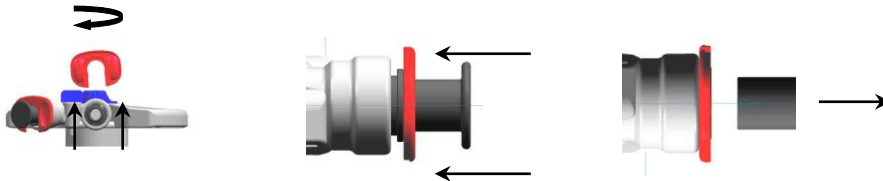


#### **2. Wechseln der Wasserenthärtungspatrone:**

- Neue Wasserenthärtungspatrone auf Beschädigungen prüfen.
- Zulaufleitung abstellen und durch aufdrehen der Laborwasserentnahme druck los machen! Austretendes Wasser ggf. auffangen. Wasserzulauf bzw. -ablauf der alten Patrone sowie den Blindstopfen der neuen Wasserenthärtungspatrone wie in Punkt A (Bedienung der Schnellverschlüsse) beschrieben, trennen.
- Wasserenthärtungspatrone tauschen.

#### **3. Anschluss der neuen Wasserenthärtungspatrone am System:**

- Zu- und Ablaufgarnitur bis zum Anschlag in den dazugehörigen Schnellverschluss (s. Pfeil am Entnahmekopf) schieben und Zu- und Ablaufgarnitur wieder zurückziehen damit der Schnellverschluss verriegelt wird.
- Zur Sicherung des Schnellverschlusses die Lösehilfe zwischen den Enthärtungskopf und dem Schnellverschluss schieben. Griffmulde zeigt nach innen! Siehe großes Bild unten Wassereinlass.

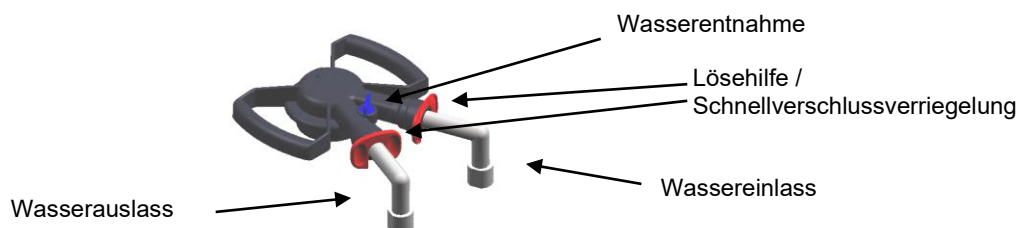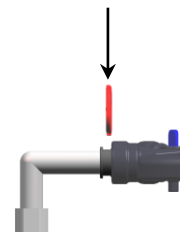

**Videobeschreibung** finden Sie auf unserer Website unter:  
[www.evo-water.com](http://www.evo-water.com)-> Regeneration -> Patronenwechsel